

고 무선 표면온도 센서



Order Code : GDX-ST

고 무선 표면온도센서는 낮은 열용량 또는 구부러짐이 요구되는 상황에서 사용하도록 설계되었습니다. 노출된 서미스터가 들어 있어 매우 빠른 응답 시간을 갖는 것이 특징입니다.

- 피부온도 측정
- 인간 호흡 연구
- 비열 실험
- 열 전달 실험
- 마찰 및 에너지 연구

※ 주의 : 이 센서 포함 버니어의 모든 제품은 교육용입니다.
산업, 의료 또는 연구용으로 부적합할 수 있습니다.

◆ 구성

- 고 무선 표면 온도 센서 본체
- 마이크로 USB 케이블

◆ 호환 소프트웨어

<http://www.vernier.com/manuals/gdx-cl>에서 호환되는 소프트웨어 리스트를 확인하실 수 있습니다.

◆ 시작하기

- 블루투스 연결시

1. Graphical Analysis 를 컴퓨터, 크롬북, 모바일 장치에 설치합니다.
2. 사용 전 최소 2시간 정도 충전합니다.
3. 센서의 전원버튼을 눌러 전원을 켭니다. 블루투스 LED가 빨간색으로 반짝입니다.
4. Graphical Analysis를 실행합니다.
5. Sensor Data Collection(센서 데이터 수집)을 클릭합니다.
6. Discovered Wireless Devices(발견된 무선 장치) 목록에서 고 무선 센서를 클릭합니다.
센서에 표기된 바코드를 통해 근접한 센서 식별이 가능합니다. 연결 성공 후 블루투스 LED는 녹색으로 바뀝니다.
7. 이 제품은 다중 채널 센서입니다. 활성화 채널은 연결된 장치의 센서 채널 리스트에 있습니다. 채널을 변경하려면 센서 채널 다음에 있는 체크 박스를 선택합니다.
8. 데이터 수집 모드로 들어가기 위해 클릭합니다.

- USB케이블 연결시

1. 컴퓨터 혹은 크롬북에서 사용하려면 Graphical Analysis를 설치합니다. 만약 랩퀘스트3 인터페이스를 사용하려면 최신버전인지 확인합니다.
2. USB포트에 센서를 연결합니다.
3. Graphical Analysis 를 실행하고 랩퀘스트3의 전원을 켭니다.
4. 이 제품은 다중 채널 센서입니다.

◆ 센서 충전 및 전원 켜기

센서에 USB 충전 케이블을 연결하고 2시간 동안 충전 합니다. 고 무선 충전 스테이션 (GDx-CRG, 별도구매)을 통해 여러 개의 센서를 동시에 충전 할 수 있습니다. 각 센서의 LED를 통해 충전 상태를 확인할 수 있습니다.

충전 중	● 파란색 켜짐
완전 충전 됨	○ 파란색 꺼짐
전원 켜기	● 전원 버튼을 한번 누름. 빨간색 깜박임
휴면 모드	○ 전원 버튼을 3초 이상 누르면 휴면 모드로 진입, 빨간색 꺼짐

- 블루투스 연결 : LED 표시

블루투스 연결 준비	● 빨간색 깜박임
블루투스 연결 완료	● 초록색 깜박임

- USB를 통한 연결 : LED 표시

USB 연결	충전 중	● 센서가 USB로 Graphical Analysis에 연결, 충전 중 이면 파란색 켜짐
	충전 완료	● 초록색 켜짐
	블루투스 연결완료	● 파란색 켜짐, ● 초록색 깜박임(파란색에 간섭을 받아 하얗게 보임)

◆ 센서 구별하기

두 개 이상의 센서 연결 시 센서 정보(Sensor Information)을 클릭하여 센서를 구별할 수 있습니다.

◆ 센서 보정

고 무선 표면온도 센서는 공장에서 보정되어 출고됩니다. 사용자가 별도로 보정을 할 수는 없습니다.

◆ 작동원리

고 무선 표면 온도 센서는 가변저항인 20kΩ NTC 서미스터를 사용합니다. 온도가 증가할 때 저항은 비선형적으로 감소합니다. 이 특성에 가장 잘 맞는 것은 Steinhart-Hart 방정식입니다.

$$T = [K0 + K1(\ln 1000R) + K2(\ln 1000R)^3]^{-1} - 273.15$$

25°C에서 °C마다 저항은 4.3%입니다. 인터페이스는 특정 온도에서 저항값 R을 측정하고 Steinhart-Hart 방정식을 사용하여 저항을 변환합니다.

* 사양

범위	-25 ~ 125 °C
최대 측정 가능 온도	150 °C
정확도	±0.5°C
온도 센서	20 kΩ NTC Thermistor
반응 시간(25~100도 물속)	5초

범위	1 ~ 35,000 mg/L
보정 후 정확도	전체 범위의 ±10%
간섭 이온	CN ⁻ , Br ⁻ , I ⁻ , OH ⁻ , S ²⁻ , NH ₃
pH 범위	2 ~ 12 (pH 보상 안됨)
온도 범위	0 ~ 80°C (온도 보상 안됨)
전극 slope	-56 ±3 mV/decade (25°C 일 때)
표준 전압, 일반적	High (1000 mg/L) 114 mV, Low (10 mg/L) 230 mV
전극 저항	1 ~ 5 MΩ
최소 샘플 크기	2.8cm

◆ 유지와 보수

- 장기간(24시간 이상) 보관 시: 장기간 보관 병 아래의 스폰지를 증류수로 적십니다. 사용 한 센서를 증류수로 충분히 세척하고 종이타월로 물기를 닦아냅니다. 센서 끝 부분은 스폰지에 닿지 않도록 하고 옆면의 하얀 점은 보관병 안으로 들어가도록 센서를 넣습니다. 이 작업은 전극이 마르지 않도록 습기가 있는 환경에 보관하기 위한 절차입니다.

그리고 나서 최소 3초 이상 버튼을 눌러 휴면모드로 진입합니다. 빨간색 LED가 깜빡임을 멈춥니다.

- 단기간(24시간 미만) 보관 시 : 단기간 보관 병에 고농도 표준용액 3/4만큼을 채워 센서가 잠긴 상태로 보관합니다.

- 표준용액 직접 제조시

완벽한 보정을 위해 정확한 표준용액을 갖추어야 합니다. 제품에 포함된 2개의 표준용액은 오염되지 않게 주의를 기울인다면 오랜 시간 사용이 가능합니다. 어느 순간에는 표준용액의 보충이 필요할 것입니다. 표준 용액을 추가로 구매하실 수 있으며, 직접 준비하시고자 한다면 다음 표의 정보를 이용하십시오.

표준용액	농도	고품질의 증류수를 사용하는 방법
고농도(Cl ⁻)	1000mg/L	1.648g NaCl / 1L 용액
저농도(Cl ⁻)	10mg/L	1000 mg/L 부터 10 mg/L까지 고농도를 희석

◆ 배터리 정보

이 센서는 손잡이에 작은 리튬이온 배터리가 들어 있습니다. 매우 낮은 전력을 소모하고 최소한의 배터리를 사용하도록 설계되었습니다. 배터리의 보증기한은 1년이지만 수년 간 사용할 수 있습니다. 교체용 배터리는 별도로 구매 가능합니다. (주문코드 : GDX-BAT-300)

◆ 방수

고 무선 질산 이온 센서는 전체방수가 되지 않으므로 BNC 연결 부의 위쪽으로는 절대 물에 넣지 않아야 합니다.

만약 용액이 기계에 들어가면 즉시 전원을 끄고 연결된 선과 배터리를 분리합니다. 충분히 물기를 말려야 하며 이때 절대로 외부의 열을 사용해 건조하지 않도록 합니다.

◆ 퍼텐셜 vs 농도

용액 샘플에서 mV값 측정을 위해 보정이 요구되지는 않습니다. mV 값을 농도(mg/L 혹은 ppm)으로 변환하기 위해서 소프트웨어는 Nernst 방정식의 수정된 버전을 사용합니다.

$$C = 10^{[(E-E_0) / S_m]}$$

C = 측정되는 이온의 농도

E = 측정된 샘플의 퍼텐셜 (mV)

$E_0 = C$ 가 1 mg/L Cl^- - N농도에서의 측정된 퍼텐셜 (mV)

$S_m =$ mV/decade 로 측정된 전극 기울기

전극 기울기로 측정된 S_m 값은 두 개의 표준 용액의 퍼텐셜 측정에 의해 결정되고 아래의 방정식으로 풀이 됩니다.

$$S_m = -[(저농도 표준용액 - 고농도 표준용액) / \#decades^*]$$

* decade는 두 표준용액 사이의 차이 요소로 정의됩니다. 예를 들어 1mg/L 표준용액과 100mg/L 표준용액의 차이는 2 decades 입니다. (100 차이의 요소는 1×10^2)

- mV를 mg/L로 변환하는 계산 예

이 예제를 위해 아래의 표에 측정된 값을 표시하였습니다.

용액	측정된 퍼텐셜
1 mg/L Cl^- 표준용액	288 mV
10 mg/L Cl^- 표준용액	230 mV
1000 mg/L Cl^- 표준용액	114 mV
미지의 샘플	188 mV

$$S_m = \frac{(230mV - 114mV)}{(2 \text{ decades})} = 58 \text{ mV/decade}$$

$$C = 10^{[(118mV - (288mV)) / -58mV / \text{decade}]} = 53 \text{ mg / L } Cl^-$$

◆ 문제해결

- 염화물 농도를 위한 담수(Freshwater)시료의 추출

최상의 결과를 얻으려면 10mg/L 및 1000mg/L 표준용액을 사용해서 보정하십시오.

- 해수(Saltwater) 또는 기수(Brackish Water)의 염화물 측정

해수 또는 기수에서 염화물 농도를 측정 할 때는 1000 mg/L 표준용액(또는 1.806ppt)으로 센서를 보정하여 첫 번째 포인트 값에 입력합니다. 두 번째 보정 포인트는 20,000mg/L Cl⁻로 준비하며 이것은 32.96g NaCl을 증류수에 첨가하여 1L의 용액으로 만든 것입니다.

$$\frac{2000 \text{ mg Cl}^-}{1\text{L}} = \frac{1\text{g Cl}^-}{1000\text{mg Cl}^-} \times \frac{58\text{g NaCl}}{355\text{g Cl}^-} = 32.96 \text{ NaCl/L 용액}$$

만약 ppt단위로 보정을 하고 있다면 이 용액은 36.13 ppt 입니다.

- 해수(Saltwater) 또는 기수(Brackish Water)의 염도(salinity) 측정

염도는 물에 용해된 모든 소금의 총량이며 mg/L로 표현합니다. 해수에는 상당량의 염화물 이온이 일정하게 들어 있습니다. 염화 이온 농도의 측정에서 다음 공식으로 계산하여 염도를 구할 수 있습니다.

$$\text{염도 (mg/L 또는 ppm)} = 1.8066 * [\text{Cl}^- \text{ 농도, mg/L}]$$

위 식을 이용하면 해수의 염도를 계산할 수 있습니다.

$$\text{염도 (mg/L 또는 ppm)} = 1.8066 * (19400 \text{ mg/L}) = 35,000 \text{ mg/L}$$

ppt(parts per thousand) 단위로는 염도(ppt)= 35000 / 1000 = 35 ppt 입니다

- 정확도 향상을 위한 ISA 용액 사용

낮은 농도의 이온에서 최적의 결과를 얻기위한 표준 방법은 ISA용액을 표준용액과 샘플 각각에 추가하는 것입니다.

ISA를 추가하는 것은 특정이온 농도와 상관없이, 측정되는 각 용액의 전체 이온 활성화와 거의 동일하다는 것을 보장합니다. 이는 매우 낮은 농도의 특정 이온을 측정할 때 매우 중요합니다. ISA는 이온선택성 전극에서 흔히 보이는 이온들이 들어 있지 않습니다. 주의: 샘플 혹은 표준용액으로 ISA를 첨가할 때 높은 수준의 정확도가 필요한 것은 아닙니다. ISA 용액과 샘플 용액의 혼합 시에는 피펫을 사용하시기 바랍니다.

5.0M NaNO_3 ISA (42.50g NaNO_3 /100mL) 용액을 Cl^- 표준용액 또는 측정되는 용액에 총 용액 50부피에 대한 ISA(부피 기준) 1 비율로 추가하여 염소이온 센서와 함께 ISA를 사용하십시오.
(예: 총량 50mL 용액에 1mL ISA 또는 총량 5mL에 ISA 2방울)

염소 이온센서의 반응이 느려지기 시작했다면 멤브레인을 닦을 필요가 있습니다. 제품에 포함된 연마용지(polishing strip)을 약 25mm 길이의 사각형으로 자릅니다. 증류수로 전극의 끝부위와 연마용지의 윤기없는 면을 충분히 적십니다. 아주약한 힘으로 전극의 끝부분을 원을 그리며 문지릅니다. 이 작업을 통해 측정을 지연시키는 멤브레인의 비활성 층을 제거할 수 있습니다. 작업을 마치면 증류수로 충분히 헹궈내고 보정을 다시 실시합니다.



- ☎ 02-929-1110 📠 FAX. 02-929-0966 ✉ info@koreasci.com
- 🌐 www.koreasci.com (한국과학 공식 카페 : cafe.naver.com/mbclub)
- 🏠 서울 강서구 양천로 400-12 더리브골드타워 1110호